

Guía rápida de usuario de la bomba Steritest™ Symbio

Usando el Modo Estándar

Pulse para volver a la Pantalla principal.

Pulse para seleccionar el Modo Estándar.

Pulse para entrar en el Modo Estándar.

Pulse para abrir el cabezal de la bomba.

Instalar la unidad Steritest™ en la bomba.

Pulse para cerrar el cabezal de la bomba.

durante 2 segundos si necesita ajustar el valor del temporizador.

Nota: No accesible cuando la bomba está funcionando.

en cualquier momento para ajustar la velocidad de la bomba.

Configuración de la bomba

Configuración Salir

- Modo de presión
- Pedal
- Actuador de jeringas
- Fecha y hora
- Idioma
- Información de la bomba
- Volumen alarma
- Brillo
- Transferencia de Métodos
- Configuración de red
- Test Sensores de Presión

Modo Control de la Presión

El nivel de la presión en las unidades de filtración Steritest™ se representa mediante una barra de color.

	Verde: Presión normal
	Naranja: Presión elevada.
	Rojo: Sobrepresión Se recomienda parar la bomba.

Modo de Regulación de la Presión

Nota: No compatible con la función temporizador ni con el accesorio portajeringas.

Idéntico al Modo de Control de la Presión más reducción automática de la velocidad para disminuir la presión en la unidad de filtración.

Punto de referencia de la velocidad Ajuste automático de la velocidad

Utilizando la función temporizador

La bomba se detiene automáticamente al llegar al final del valor predeterminado.

Nota: para detener la bomba antes de llegar al final del valor predeterminado.



Sin la función temporizador

para detener la bomba.

Utilizando el Modo Métodos

Nota:

Este modo sólo es accesible si se ha cargado ya algún método en la bomba usando el programa Steritest™ Symbio.

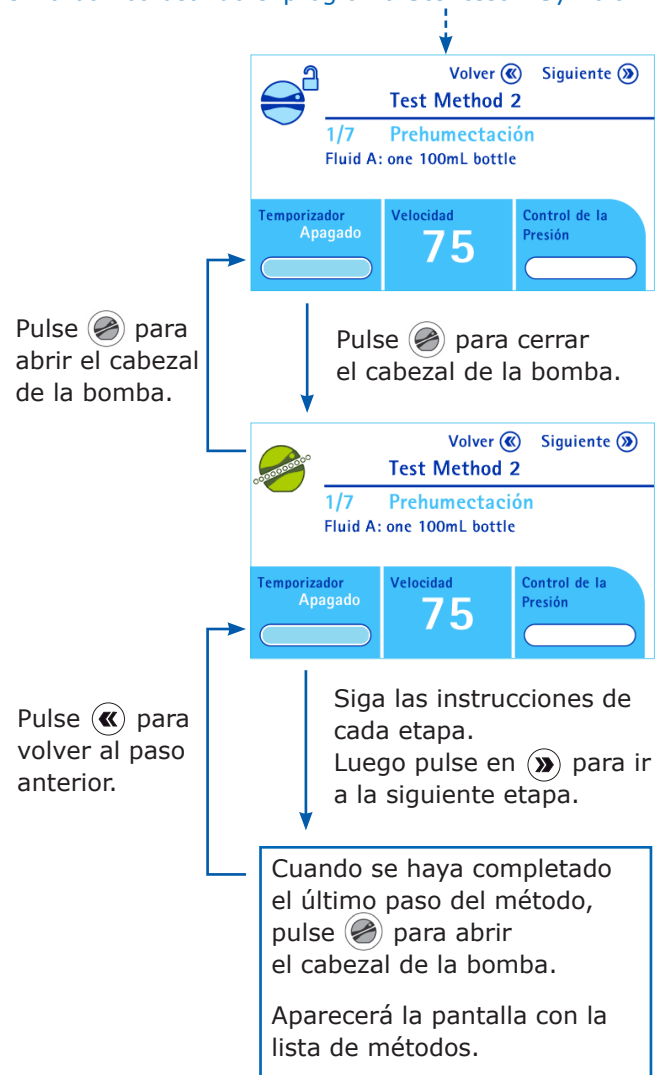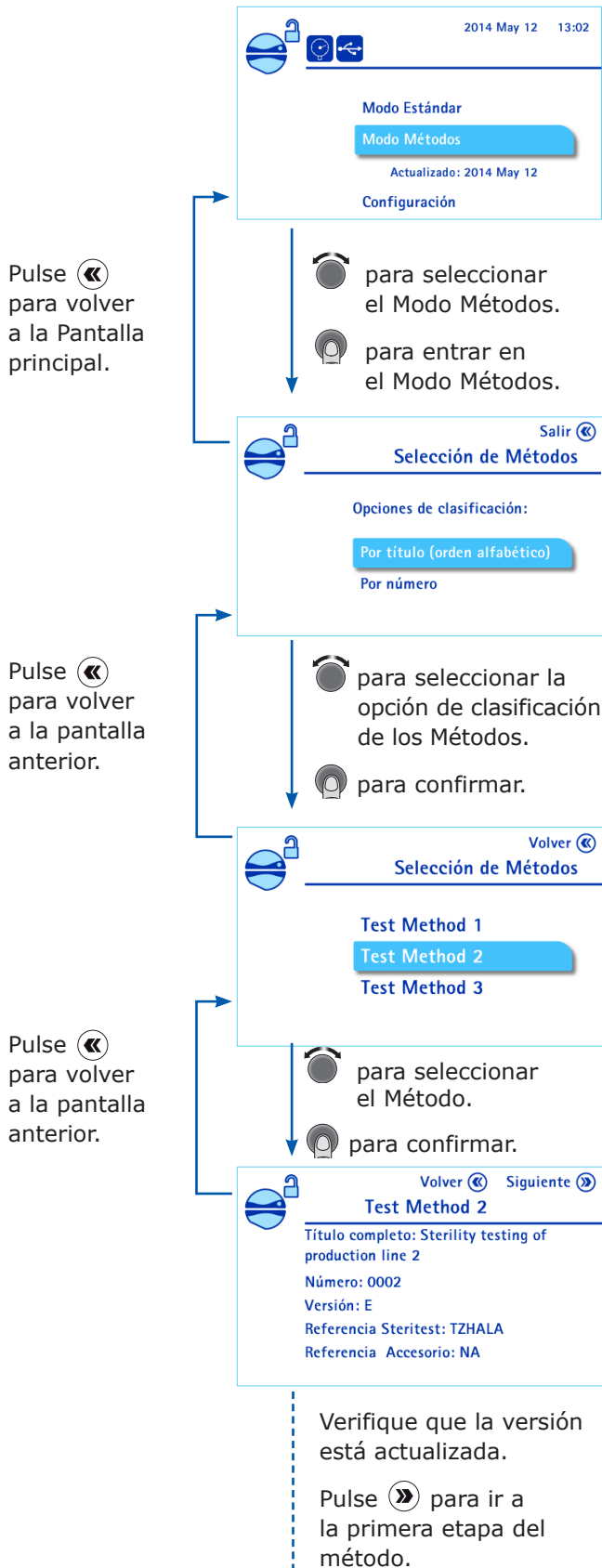

Gestión de los parámetros de filtración en el Modo Métodos

Los parámetros de filtración están predefinidos en el Modo Métodos.

Ajuste de la velocidad de rotación de la bomba

⏩ para ajustar la velocidad de la bomba.

Ajuste del temporizador

El valor predefinido del temporizador no puede modificarse.

⏩ para detener la bomba antes de llegar al final del valor del temporizador.

Modo de presión

El modo de presión predefinido no puede modificarse. Consulte Utilizando el Modo Estándar al otro lado de esta guía rápida.

Nota: para descargar el Manual de usuario completo de la bomba Steritest™ Symbio, vaya a www.millipore.com/steritest-symbio.

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Merck, Steritest, Sigma-Aldrich y Millipore son marcas comerciales de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Tiene a su disposición información detallada sobre las marcas comerciales a través de recursos accesibles al público. PF16602ES Versión 3.0 01/2019

La división Life Science de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, opera como MilliporeSigma en los Estados Unidos y en Canadá.