

111860

Supelco®

100 Strips / 100 Stäbchen

MQuant®

Blank Strips Leerstäbchen

Estimation of the influence of the intrinsic color of samples:

1. Immerse the paper zone of the blank strip in the colored measurement sample:

**color of the paper zone
=
sample blank value**

2. Immerse the reaction zone of the respective visual test strip in the colored measurement sample:

**color of the reaction
zone =
reaction color +
sample blank value**

Abschätzung des Einflusses der Eigenfärbung von Proben:

1. Papierzone des Leerstäbchens in die gefärbte Messprobe eintauchen:

**Farbe der Papierzone
=
Probenblindwert**

2. Reaktionszone des betreffenden visuellen Teststäbchens in die gefärbte Messprobe eintauchen:

**Farbe der
Reaktionszone =
Reaktionsfarbe +
Probenblindwert**



Store cool and dry • (15 - 25 °C) • Kühl und trocken lagern