


Steritest™ Symbio Yazılımı Kılavuzu


Steritest™ Symbio Yazılımını Edinmek

1. Yazılıma ve kullanma kılavuzuna erişim için www.millipore.com/steritest-software adresini ziyaret edin.
2. Yazılımı indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.


Steritest™ Symbio Yazılımını Açmak

Masaüstünde  sembolüne çift tıklayın. Varsayılan parola **steritest**'tir. Parolayı değiştirmek için Ayarlar → Parolayı Değiştir menü yolunu izleyin.





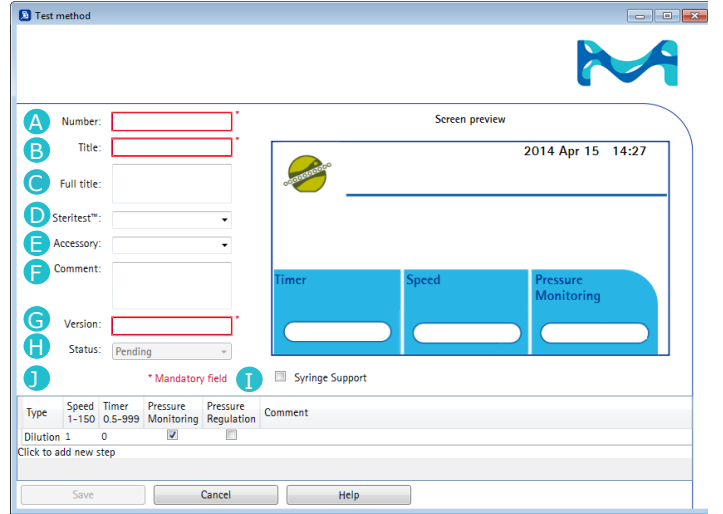

Test Yöntemi Oluşturma


1. Test yöntemleri kitaplığı alanında  sembolüne tıklayın.
2. Test yöntemi bilgilerini aşağıdaki gibi doldurun:






- A Test yönteminin **Numarası** (benzersiz olmalıdır).
- B Pompa ekranında görüntülenen haliyle test yönteminin **Adı**.
- C Test yönteminin **Tam adı** (Pompa ekranında test yöntemi ayrıntılarında görüntülenir).
- D Bu test yöntemi için gereken **Steritest™** kiti.
- E Bu test yöntemi için gereken **Aksesuar**.
- F **Açıklama düzenleme**: Test yöntemi hakkında ek bilgi. Bu metin pompa ekranında görüntülenmez.
- G **Versiyon**: Test yönteminin değişimini takip eder. Versiyon, harf veya rakamlardan oluşuyorsa değiştirildikten sonra otomatik olarak artar.
- H **Durum**:
Bekliyor = Test yöntemi onaylanana kadar
Geçerli = Test yöntemi onaylandığında.
- I **Şırınga Desteği** onay kutusu. Bu isteğe bağlı aksesuar kullanılırsa işaretleyin.
- J Parametre değerleri (işlem tipi, hız, zamanlayıcı, basınç modu) ve açıklamalarla birlikte test yönteminin **adımları**.



Test Yöntemlerini Yönetme

-  Seçilen bir test yöntemini görüntülemek ve/veya değiştirmek için tıklayın.
Not: Durum sütununda "geçerli" olarak listelenen test yöntemleri daha fazla değiştirilemez.
-  Seçilen test yöntemini kopyalamak için tıklayın.
-  Seçilen test yönteminin yeni revizyonunu oluşturmak için tıklayın. Harf veya rakamlardan oluşan sürüm numaraları otomatik olarak artar.
-  Seçilen test yöntemlerinin içeriğini aşağıdaki formatlardan birinde kaydetmek için tıklayın:
.doc (Word® belgesinde kullanım için),
.csv (Excel® çalışma tablosunda kullanım için)
veya .stml (yedeklemek için).
-  Seçilen test yöntemlerinin içeriğini yazdırmak için tıklayın.
-  Seçilen test yöntemlerini test yöntemleri kitaplığından silmek için tıklayın.

 Test methods library



    

Number	Title	Version	Status
0001	Test Method 1	2	Pending
0002	Test Method 2	2	Pending
0003	Test Method 3	4	Current
0004	Test Method 4	2	Pending
0005	Test method 5	1	Current
0006	Test Method 6	2	Pending



Show only the latest version


Tüm test yöntemi sürümlerini veya yalnızca en son sürümleri görüntülemek için onay kutusunu kullanın.

Kitaplık Yedekleri

-  Dosya menüsünde, test yöntemleri kitaplığının yedeğini oluşturmak için tıklayın.
-  Dosya menüsünde, daha önce kaydedilen test yöntemlerini veya tüm test yöntemleri kitaplığını indirmek için tıklayın.


Yeni Aktarma Dosyası Oluşturma


1. Aktarma dosyası alanında  sembolüne tıklayın.
2. Yeni aktarma dosyasının adını girin.
3. Test yöntemleri kitaplığından test yöntemlerini seçin.
4.  sembolünü kullanarak veya sürükleyip bırakarak, seçilen test yöntemlerini seçilen aktarma dosyasına kopyalayın.

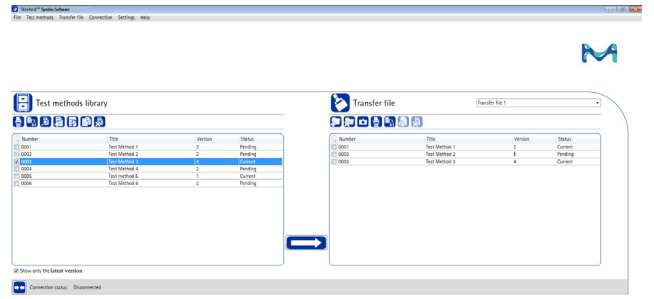





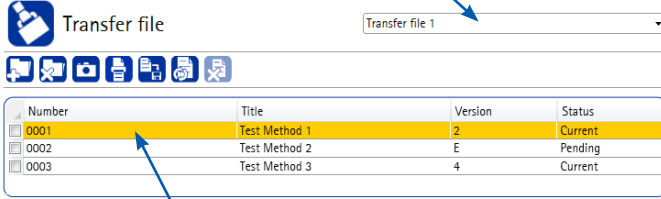

Mevcut Aktarma Dosyasını Değiştirme

Açılır listeden bir aktarma dosyası seçin.





-  Sarı renkli vurgu, ilgili test yönteminin test yöntemleri kitaplığında kayıtlı olandan farklı olduğu anlamına gelir. Seçilen aktarma dosyasında bulunan test yöntemlerinin içeriğini güncellemek için bu sembole tıklayın.

-  Seçilen test yöntemlerini test yöntemleri kitaplığından aktarma dosyasına aktarmak için tıklayın.
-  Seçilen test yöntemlerini aktarma dosyasından kaldırmak için tıklayın.
-  Seçilen aktarma dosyasını silmek için tıklayın.
-  Pompa ekranını özelleştirmek amacıyla seçilen aktarma dosyasına resim eklemek için tıklayın.
-  Seçilen aktarma dosyasının içeriğini yazdırmak için tıklayın.
-  Seçilen aktarma dosyasının içeriğini aşağıdaki formatlardan birinde kaydetmek için tıklayın: .doc (Word® belgesinde kullanım için), .csv (Excel® çalışma tablosunda kullanım için) veya .stml (yedekleme için).



Test Yöntemlerini Steritest™ Symbio Pompasına Yükleme


Şirket ağı veya bilgisayar ile pompa arasında doğrudan bağlantı kullanarak

1. Bilgisayar ile pompa arasında düzgün iletişim kurulabilmesi için ağ yapılandırması ve fiziksel bağlantıların doğru olduğundan emin olun. Ağ yöneticinize danışın.
2. Pompanın aşağıdaki durumlardan birinde olduğundan emin olun:
 - İletişim merkezi Açıkken Kapalı konumda
 - Aşağıdaki ekran etkinken Açık konumda: Yapılandırma → Yöntem Aktarma → Ağ → Dosya aktarılıyor ekranı.
3. Yazılımı pompaya bağlamak için ana yazılım penceresinin alt kısmında  sembolüne tıklayın. Ağ bağlantısını seçin ve açılır listeden bir pompa seçin. Aktarma dosyası penceresi görüntülenir.

Not: Test yöntemlerinin pompaya aktarılması, mevcut içeriğin silinmesine neden olur.
4. Aktarma dosyası alanında pompaya aktarılacak dosyayı seçin.
5. Pompaya aktarımı başlatmak için  sembolüne tıklayın.

USB bellek kullanarak

1. USB belleğin bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
2. Yazılımı USB belleğe bağlamak için ana yazılım penceresinin alt kısmında  sembolüne tıklayın. USB Portunu seçin ve açılır menü listesinden Steritest™ Symbio USB belleği seçin. Aktarma dosyası penceresi görüntülenir.
3. Aktarma dosyası alanında USB belleğe aktarılacak aktarma dosyalarını seçin.
4. USB belleğe aktarımı başlatmak için  sembolüne tıklayın.
5. Aktarma dosyaları aktarıldığında USB belleği çıkarın ve iletişim merkezine takın.
6. Pompayı çalıştırın. Ana ekranda Yapılandırma → Yöntem Aktarma → USB bellek öğelerini seçin.

Not: Test yöntemlerinin pompaya aktarılması, mevcut içeriğin silinmesine neden olur.
7. Pompaya aktarılacak aktarma dosyasını seçmek için kumanda düğmesini çevirin. Aktarımı başlatmak için  sembolüne basın.

Steritest, Merck, Millipore, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

PF16603TR Sürüm 3.0 06/2019

MERCK