

# Steritest™ Symbio软件快速指南


## 获得Steritest™ Symbio软件

1. 前往www.millipore.com/steritest-software获得该软件和查阅其用户指南。
2. 下载该软件并在计算机上安装。


## 打开Steritest™ Symbio软件

双击计算机上的  图标。默认密码是 steritest。如想更改密码，前往“设置”→“更改密码”。





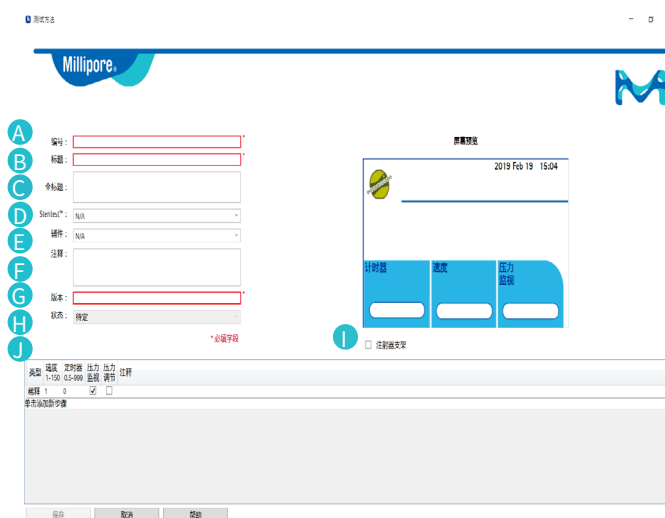

## 创建测试方法

1. 单击测试方法库区中的 。
2. 填写下列测试方法信息：



- A 测试方法的编号 (必须是唯一的)。
- B 泵显示画面上将显示的测试方法的名称。
- C 测试方法的全称 (将在泵显示画面的测试方法详情中看到)。
- D 该测试方法所需的Steritest™ 装置。
- E 测试方法所需的辅件。
- F 编辑评论:关于测试方法的其他信息。该文本不会出现在泵显示画面。
- G 版本:记录测试方法的演变。如果版本号由字母和数字组成,在每次修订后,版本号自动递增。
- H 状态:  
待定 = 等待测试方法被核准“当前” = 当其被核准时。
- I 注射器支架复选框。如果使用了此选装辅件,则选中此复选框。
- J 测试方法的步骤,附参数值 (行动类型、速度、定时器、压力模式) 和评论。




## 管理测试方法

-  单击以查看和/或修改选定的测试方法。  
注:在状态栏中被列为“当前”的测试方法不能进一步修改。
-  单击以复制选定的测试方法。
-  单击以创建选定的测试方法的新版本。由字母或数字组成的版本号将会自动递增。
-  单击以下列格式之一保存选定的测试方法的内容: .doc (用于Word® 文件), .csv (用于Excel® 数据表), 或.stml (用于备份)。
-  单击以打印选定的测试方法的内容。
-  单击以将选定的测试方法从测试方法库中删除。

## 库备份

-  在“文件”菜单中,单击以创建测试方法库的备份。
-  在“文件”菜单中,单击以导入之前保存的测试方法或完整的测试方法库。

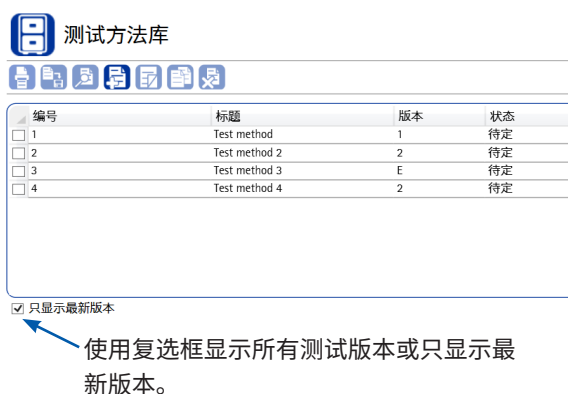




编号	标题	版本	状态
<input type="checkbox"/> 1	Test method 1	1	待定
<input type="checkbox"/> 2	Test method 2	2	待定
<input type="checkbox"/> 3	Test method 3	E	待定
<input type="checkbox"/> 4	Test method 4	2	待定

只显示最新版本

使用复选框显示所有测试版本或只显示最新版本。


## 创建新传送文件


1. 单击  文件传送区中的。
2. 输入新传送文件的名称。
3. 从测试方法库选择测试方法。
4. 用符号或用拖放方式,  将选定的测试方法复制到选定的传送文件中。

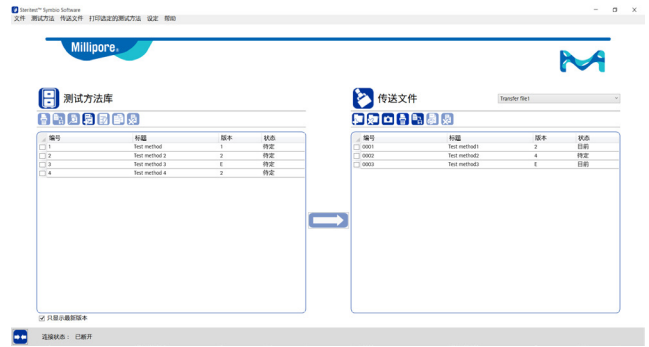



## 修改现有的传送文件

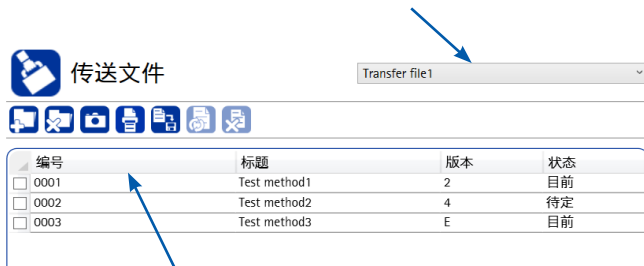从下拉列表中选择传送文件。




 黄色加亮意思是测试方法与测试方法库中所保存的那个不同。单击此图标更新选定的传送文件中所含的测试方法的内容。


 单击以将选定的测试方法从测试方法库传送到传送文件。

 单击以将选定的测试方法从测试方法库中删除。

 单击以删除选定的传送文件。



 单击以向选定的传送文件添加照片,以便定制泵显示画面。

 单击以打印选定的传送文件的内容。




 单击以将选定的传送文件的内容保存为下列格式:  
.doc (用于Word® 文件), csv (用于Excel® 数据表),  
或.stml (用于备份)。

## 将测试方法载入到Steritest™ Symbio泵

### 使用公司网络或计算机与泵之间的直接连接

1. 确保网络配置和物理连接正确,以保证计算机与泵之间的良好通讯。请向您的网络管理员咨询。
2. 确保符合下列要求之一:
  - 在通讯集线器开着时,泵是关闭的
  - 在下列显示屏活动时,泵是开的:  
配置 → 方法传送 → 网络 → 传送文件画面。
3. 单击  软件主窗口底部的图标,以将软件与泵连接。选择网络连接,并从下拉列表中选择泵。这时将显示传送文件窗口。  
注:向泵传送测试方法将擦除其当前内容。
4. 在文件传送区,选择要向泵传送的传送文件。
5. 单击  开始向泵传送。

### 使用U盘

1. 确保已将U盘连接到计算机。
2. 单击  软件主窗口底部的图标,以将软件连接到U盘驱动器。选择USB端口,然后从下拉列表中选择Steritest™ Symbio U盘。这时将显示传送文件窗口。
3. 在文件传送区,选择要向U盘传送的传送文件。
4. 单击  开始向U盘传送。
5. 当传送了传送文件后,取下U盘,然后将其连接到通讯集线器上。
6. 开动泵。从主画面选择“配置” → “方法传送” → U盘。  
注:向泵传送测试方法将擦除其当前内容。
7. 旋转控制钮,以选择要向泵传送的传送文件。  
按动  开始传送。