

Mikrobiologie

OGYE-Selektiv-Supplement

Inhalt: 10 Fläschchen (Lyophilisat) für die Zubereitung von 5 l OGYE-Agar

Zusammensetzung (pro Fläschchen)

Oxytetracyclin in Puffer 0,05 g

Zubereitung OGYE-Agar

1. 18,5 g OGYE-Agar Basis in 500 ml demin. Wasser lösen und autoklavieren (15 Min. bei 121 °C).
2. Nährboden auf 45–50 °C abkühlen.
3. Das Supplement wird durch Zugabe von 10 ml sterilem, destilliertem Wasser gelöst und dem Basisnährboden zugegeben. Homogen verteilen und Nährboden in Platten gießen.

Bestellinformation

1.05978.0500 OGYE Agar (Basis) 500 g

Version 2009-08-06

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany
Tel. +49 (0)61 51 72-24 40, www.merck-chemicals.com

