

1.09877.0010

Microbiología

Suplemento selectivo para OGYE

Contenido: 10 frascos (lío­filizado) para preparación de 5 l de Agar OGYE

Composición (por frasco)

Oxitetraciclina en tampón 0,05 g

Preparación de Agar OGYE

1. Disolver 18,5 g Agar OGYE, base en 500 ml de agua desmineralizada y someter a la autoclave (15 minutos a 121 °C).
2. Enfriar el medio de cultivo a 45–50 °C.
3. Disolver el suplemento por adición de 10 ml de agua destilada estéril y añadirlo al medio de cultivo base. Distribuir homogeneamente y verter el medio de cultivo en placas.

Información para el pedido

1.05978.0500 Agar OGYE, base 500 g

Version 2009-08-06

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany
Tel. +49 (0)61 51 72-24 40, www.merck-chemicals.com

